



PP Polymer AB  
Box 191 , SE-162 12 Vällingby, Sweden  
Office: Krossgatan 15  
Tel +46 (0)8-44 55 300  
Fax 08-44 55 309  
E-mail: [info@pppolymer.se](mailto:info@pppolymer.se)  
[www.pppolymer.se](http://www.pppolymer.se)  
Vat No. SE556262459201

## Luftprovtagning på tenaxrör med pump

1. Ta bort muttrarna på tenaxröret precis innan provtagningen ska genomföras.
2. Anslut tenaxröret med den omärkta ändan mot pumpen.
3. Ta prov med flödet 1 l/min under 3-5 minuter så att den slutliga provvolymen blir 3-5 liter. Håll noga reda på tiden så att du får en exakt provvolym.
4. Avlägsna tenaxröret och förslut röret med muttrarna. Använd inte verktyg för att dra åt, bara handkraft.
5. Lägg det förslutna tenaxröret i aluminiumfolie och plastpåse.
6. Fyll i provtagningsprotokollet.
7. Lämna röret till PP Polymer så snart som möjligt för analys.

2004-04-15  
Linda Åsbrink  
PP Polymer